



Mode d'emploi du logiciel Datastudio


Voici le menu général du logiciel :

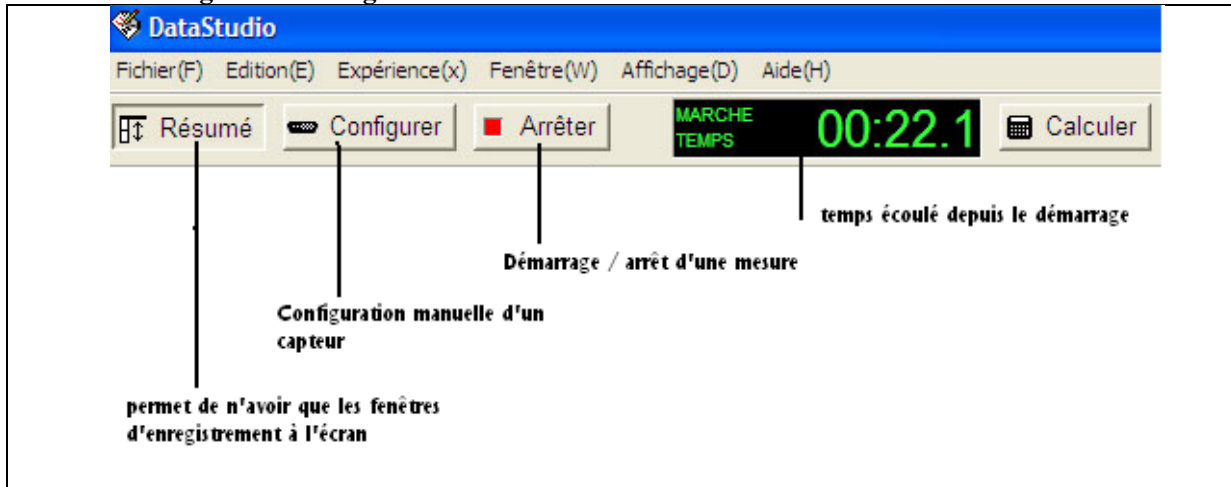


Les principales commandes :

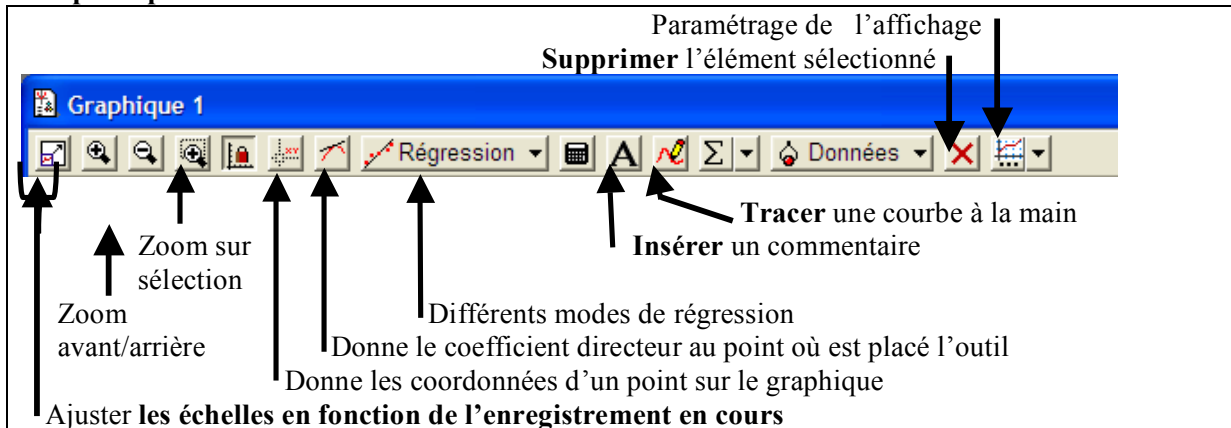

Si vous voulez modifier l'affichage graphique en cours d'enregistrement :

Ajuster les échelles en plaçant le curseur de souris sur l'échelle (symbole d'ajustage ); maintenir le bouton gauche appuyé et glisser

Décaler les valeurs des axes en plaçant le curseur sur l'axe; (symbole ) , maintenir le bouton gauche appuyé et glisser.

Si vous voulez marquer un événement :

Dans menu «Affichage», **cliquer** sur A et **taper** le commentaire. Il s'affiche à l'endroit voulu après la fermeture de la fenêtre.

Enfin, si vous voulez supprimer un enregistrement ou graphique ou essai :

Arrêter la mesure en cours si on est en mode enregistrement

Cliquer avec la souris sur l'essai que l'on veut supprimer : menu «Données» puis faire Suppr au clavier. **Confirmer** par OK (touche entrée ou souris sur OK).

Attention, cette action supprime définitivement la mesure

Supprimer un graphique ou un autre mode d'affichage :

Cliquer sur la croix rouge en haut à droite de la fenêtre d'enregistrement et confirmer par OK

Attention cette suppression n'affecte que l'affichage