

Observation d'épiderme

A.
les épidermes faciles à décoller comme celui de poireau ou de géranium

Pour


**1 : Faire une entaille dans la
feuille.**



**2 : Saisir le bord de l'entaille
avec une pince
et tirer lentement.**



**3 : Découper un fragment
dans l'épiderme prélevé.**

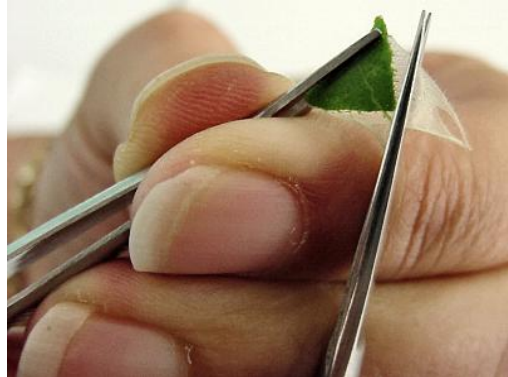

B. Pour les épidermes plus fins comme celui de la misère ou du pissenlit

Avec une aiguille lancéolée ou un scalpel, grattez délicatement la face inférieure de la
feuille afin de ne conserver que l'épiderme transparent et non pas la partie
chlorophyllienne qui gêne l'observation