



## Fiche technique : Réaliser une observation à la loupe binoculaire

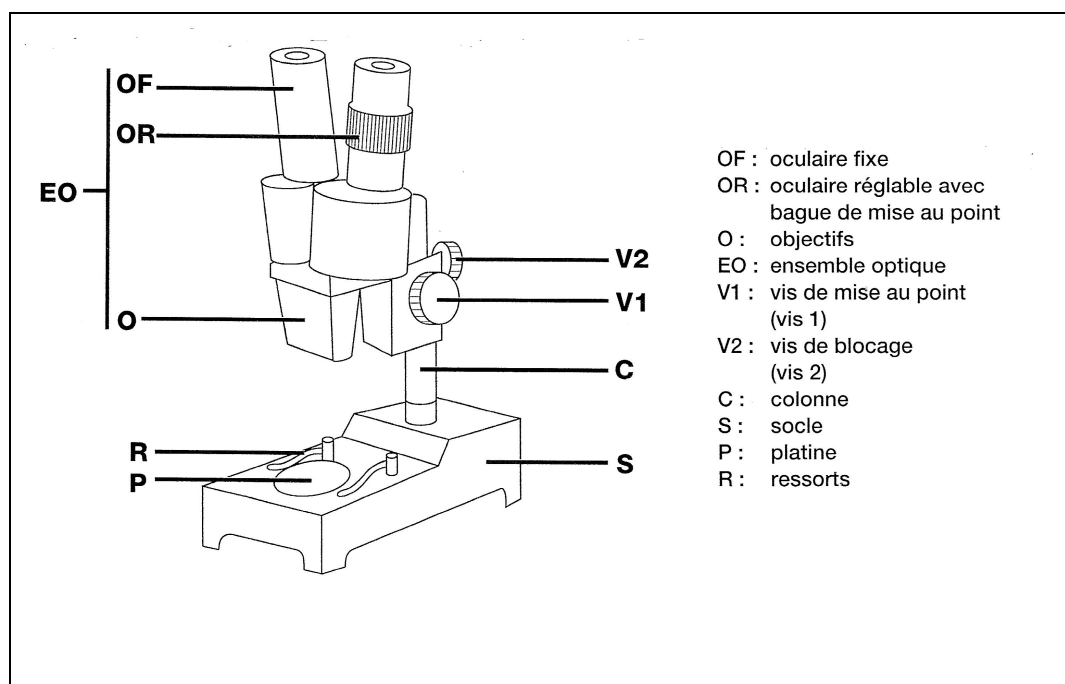

1. Placer l'objet à observer sur la platine ronde, en choisissant la face noire pour un objet clair, et la face blanche pour un objet sombre. Éclairer l'objet.
2. Régler l'écartement des deux oculaires à ses yeux, en les faisant pivoter sur les côtés.

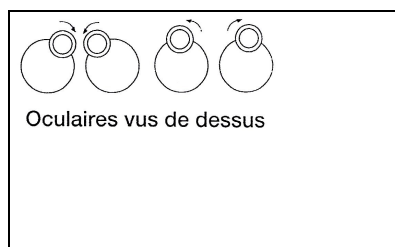

3. **En ne regardant que dans l'oculaire non réglable**, faire la mise au point en déplaçant l'ensemble optique jusqu'à voir l'échantillon net.  
Si la mise au point ne se fait pas (les objectifs sont trop près de l'objet à regarder), lever l'ensemble optique en desserrant la vis 2, puis refaire la mise au point.
4. Observer alors **avec les deux yeux**. Tourner l'oculaire réglable jusqu'à obtenir une image nette et en relief.